




DIGITALT MIKROSKOP 10-500X MED LED DISPLAY




SAFE Album AB
Bruksgatan 30, 252 23 Helsingborg
Tel 042-21 66 60
mail@safealbum.se
www.safealbum.se

Installation

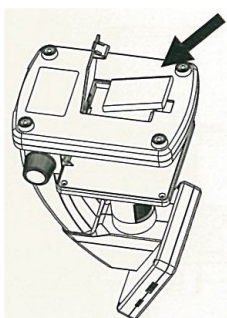


1. Sätt i det medföljande batteriet i batteriluckan på undersidan
2. Anslut strömkabeln på baksidan av mikroskopets stativ

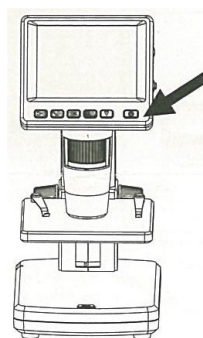


3. Starta mikroskopet genom att trycka på ON/OFF knappen på displayen.


Batteriet laddas när strömkabeln är ansluten

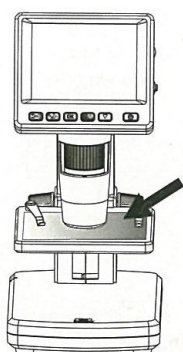


4. Placera objektet som skall studeras på bordet

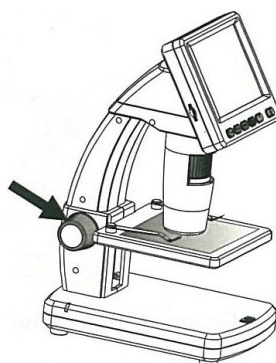


5. Snurra på det vänstra hjulet för att lås upp bordet

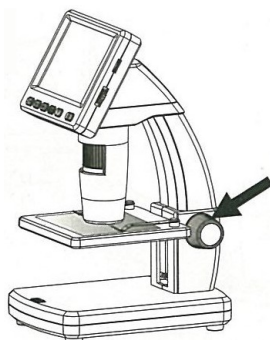


6. Justera bordets höjd genom att snurra på det högra hjulet. Börja med att ha det längst ned för lägsta förstoring. Lås bordet i önskat läge med det vänstra hjulet

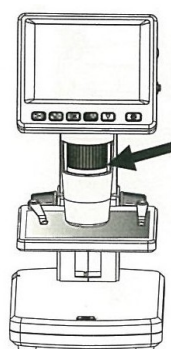

7. Justera fokus genom att snurra på hjulet på framsidan.

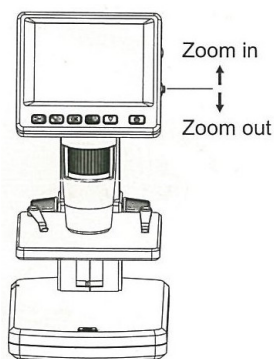

8. Du kan enkelt zooma in och ut med knappen på högra sidan av displayen. Ovanför denna finns även dimmern för ljusstyrkan.

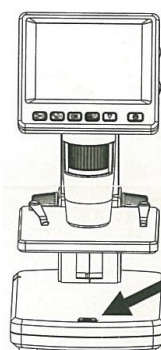

9. Du kan enkelt ta en stillbild av det som syns på displayen genom att trycka på kameraknappen framtill på stativet.




SAFE Album AB


Bruksgatan 30, SE52 23 Helsingborg

Tel 042-21 66 60 www.safealbum.se


Bruksanvisning

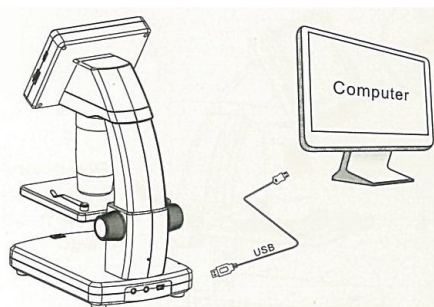

Mikroskopet kan enkelt anslutas till en dator, tv eller projektor med de medföljande kablarna.

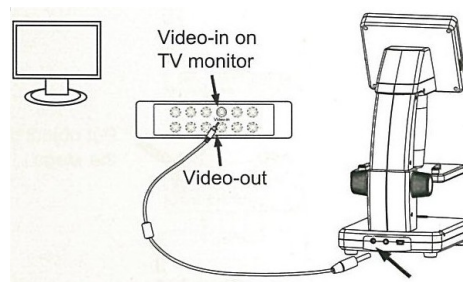

Vid anslutning till en dator installeras programvaran på den medföljande CDn. När mikroskopet är anslutet till en dator visas bilden på datorns bildskärm och stillbilder kan med en knapptryckning sparas på datorn.

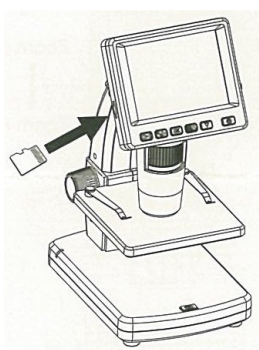

Minneskort

Ett Micro SD kort kan enkelt monteras.

När ett minneskort är i kan du spara bilder direkt på mikroskopet som då inte behöver vara ansluten till en dator.

Vid användning utan dator—Enkelt handhavande

Alla inställningar görs direkt på mikroskopets display.

Detta är den ultimata användningen av mikroskopet då du enkelt kan ta fram mikroskopet när det behövs, bara starta det och börja utforska dina objekt.

Du kan ändra inställningar som

- Förstoring, fokus, ljusstyrka, kvalitet och skärpa
- Stillbildernas upplösning i Mega Pixlar (VGA, 1.3, 3, 5, 9 eller 12 MP)
- Färg eller svart/vitt eller negativbild
- Datum, tid + datum eller ingen angivelse på stillbilderna

Vid användning med dator

Alla inställningar görs på datorns program, antingen den medföljande programvaran eller i ett bildbehandlings program som t.ex. Photoshop.



SAFE Album AB

Bruksgatan 30, SE52 23 Helsingborg

Tel 042-21 66 60 www.safealbum.se

Stillbilder / fotografera

Att ta bilder med mikroskopet är lika enkelt som att fotografera med en kamera - en knapptryckning.

Tack vare den stabila foten blir bilderna alltid skarpa, ingen risk för suddiga bilder p.g.a. skakningar.

Det finns flera olika användbara inställningar när du ska ta bilder. Förstoring, skärpa och ljus ställs in för en optimal bild.

Förutom dessa finns följande inställningar:

- Upplösning (Resolution): VGA, 1.3, 3, 5, 9 eller 12 megapixlar
- Skärpa (Sharpness): Soft, Normal, Hard
- Kvalité (Quality): Normal, Fine, Superfine

Bilderna kan sparas direkt på ett minneskort som sätts in på sidan av displayen (Micro SD) eller på en dator som ansluts via USB.

Teknisk specifikation

- Yttermått ca 104x227x149
- Zoom 10-500x (upptill 250x optisk zoom)
- Väljbar upplösningen för stillbilder:
VGA, 1.3, 3, 5, 9 eller 12 megapixlar
- LCD-display 3,5"
- Batteridrift ca 2,5 timmar, uppladningstid ca 1 timme
- 8 dimbara LED-lampor
- 5 megapixel kffärgamera med förstoring upptill 12 megapixlar
- Plats för Micro SD minneskort (max 32 GB)

Systemkrav: Windows XP, Vista, 7 eller 8.
Mac OS X 10.5 eller senare

För ytterligare anvisningar hänvisas till den medföljande CDn.



SAFE Album AB

Bruksgatan 30, SE52 23 Helsingborg

Tel 042-21 66 60 www.safealbum.se